

ビーズ式ホモジナイザー マルチビーズショッカーMB455GU(S) 基本操作

※ 低温循環水槽を使用する場合は、前もって電源を入れておくこと。

サンプルのセット

1. 破砕チューブにサンプルとガラスビーズ(微生物破砕)か、メタルコーン(硬組織破砕)を入れる。



2. 小チューブ用アダプタに下から丸底・粉碎チューブ・粉碎チューブ(粉碎チューブ同士のキャップとキャップを合わせること)・平底の順に入れる。



3. チューブ用アダプタに2 (又は水入りチューブを入れた小チューブ用アダプタ) を入れ、サンプルホルダーにセットしチューブ固定用ネジキャップをしっかりと絞める。

※ 3か所全てのサンプルホルダーが均等な重さになるようにすること。



立ち上げの手順

1. 本体裏側のメインスイッチを入れる。



操作方法

MENU 画面には MONITORING 画面、SETTING 画面、PATTERN 画面の3つのボタン(タッチパネル操作)があります。

<PATTERN 画面>

1. パターン1～10の中から一つ選択し、右上のデータ設定キーを押すと SETTING 画面、MONT キーを押すと MONITORING 画面が開く。
※1～10 パターンの運転プログラムを個別に登録できます。

<SETTING 画面>

1. SPEEDMETER の rpm パネルを押し、テンキーで数値入力後 ENT キーを押す。
2. TOTALTIME の SEC パネルを押し、テンキーで数値入力後 ENT キーを押す。
3. ONTIME の SEC パネルを押し、テンキーで数値入力後 ENT キーを押す。
4. OFFTIME の SEC パネルを押し、テンキーで数値入力後 ENT キーを押す。
5. 右下の MON キーを押し、MONITORING 画面を開く。

<MONITORING 画面>

1. 表示されている数値を確認し、画面外の ON ボタンを押す。
2. 確認のメッセージが表示されるので、フタ等しっかり締まっているか確認し、タッチパネルの YES キーを押す。

※運転中に異音が発生した場合は直ちに画面外の OFF ボタンを押し、運転を停止すること。